

Detección de COVID-19 en superficies y entornos de trabajo

Sigue estos pasos para la recogida de la muestra:




Ponte unos guantes desechables. No toques la superficie del hisopo con las manos durante el muestreo.




Retira el hisopo y presiona ligeramente la punta contra la pared del tubo, humedeciéndolo en la disolución estabilizadora.



Coloca la punta del hisopo en la superficie a examinar, extendida en un área de 25 cm² aprox.

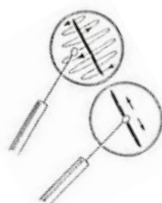

Toma la muestra realizando un movimiento en zig zag, en al menos dos direcciones diferentes para que cubra toda la superficie del hisopo.

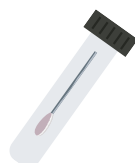

Sigue sosteniendo el hisopo entre el pulgar y el dedo índice e introdúcelo en el tubo que contiene la disolución estabilizadora. Cierra la tapa.



Desinfecta la superficie tras el muestreo. Introduce el tubo en un sobre para el envío y ciérralo correctamente.



Cubre el formulario para la solicitud del servicio que te enviamos junto a el kit de recogida de muestra.



Envía la muestra a la siguiente dirección: Avenida Benigno Rivera, nº56, 27003 Lugo. Si tienes transporte contratado, escribe a picking@ams-lab.com solicitando la recogida.

WWW.AMS-LAB.COM



Estamos aquí para ayudarte.

Contacta con nosotros si tienes cualquier duda durante el proceso de recogida de muestra:

Tel. +34 982808074

customerservice@ams-lab.com
